

PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

Sådan foretages en rengøringskontrol med trykplader

DU BØR OVERVEJE DETTE INDEN DU UDFØRER RENGØRINGSKONTROLLEN.

- De ting der skal kontrolleres skal være rene og tørre.
- Tænk over, hvilke overflader der skal kontrolleres.
- Egnede overflader er f.eks. Arbejdsbænk, skæremaskine, skærebræt, kniv etc.



KLARGØR UDS TYRET

- Tag den røde låg af og tag pladen ud af beskyttelsesrøret uden at røre agaroverfladen (geléoverflade) med fingrene.

TAG TESTEN

- Tryk forsigtigt pladen hen imod det objekt, der skal kontrolleres.
- Begge sider af pladen skal bruges til det samme objekt men på forskellige steder.



MÆRK PRØVEN

- Mærk beskyttelsesrøret med en blækpen, for eksempel 1, 2, 3, 4, 5. OBS! Det røde låg behøver ikke sættes på igen, men tryk pladen fast, så den ikke kommer af.



5. UDFYLD ETIKETTEN OMHYGGELIGT

- Indsend prøverne med etiket/følgeseddel eller AT-nummer. Skriv navnet på den kontrollerede overflade som prøvemærkning.

6. PAKKE OG INDS END

- Læg rørene i en plasticpose som mærkes med ovennævnte etiket og send dem til laboratoriet samme dag som de bliver taget. Det er muligt at sende rørene i en køletaske såvel som i en polstret kuvert. Rørene må dog aldrig sendes frosne.

SGS		254512 - 5698	
Etikett:		3/4	
Støttestum:		
Provtagare:		
Etikettens nummer:		
Antal prøver:		
Trykplade/Plade:		
KLS:	1 etikett/batch (max 100 prøver/D.)	1025-4512569801	0000 <<000?>