



PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

Nedfaldsplader

Instruktionen gælder for prøveudtagning af indendørsmiljø ved hjælp af nedfaldsplader.

AT TÆNKE OVER FØR PRØVETAGNING:

- Kontakt laboratoriets kundeservice for at bestille prøvetagningsmaterial: **nedfaldsplade**.
- Bestillingskode:
 - NED002: Aerobe mikroorganismer (Plader er opmærkt med AEROB ved forsendelsen)
 - NED003: Skimmel (Plader er opmærkt med DG18 ved forsendelsen)
 - NED004: Gær (Plader er opmærkt med DG18 ved forsendelsen)

PRØVEUDTAGNING:

- Opbevar nedfaldspladen kølet indtil det er tid til prøveudtagning.
- Placer pladen midt i det rum der skal udtages.
- Fjern plastiklåget, og lad pladen stå i cirka 30 minutter.
- Sæt låget på igen og tape låget så det ikke falder af under transporten.
- Opbevar nedfaldspladen kølet indtil den sendes til laboratoriet.

INDSEND PRØVEN:

- Registrer prøven i @mis eller udfyld en fortrykt etiket fra Synlab med prøvetagningsdata. Etiketten klistres den på bunden af nedfaldspladen. Hvis følgesedlen bruges, skal du sørge for at alle markerede felter er udfyldt. Skriv gerne tydeligt.
- Pladen skal sendes i en køletaske og transporteres kølet (pladerne må dog aldrig sendes frosne) De bør nå laboratoriet inden for 24 timer efter prøvetagning.