

## PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

# Sådan foretages en rengøringskontrol med trykplader

### DU BØR OVERVEJE DETTE INDEN DU UDFØRER RENGØRINGSKONTROLLEN.

- De ting der skal kontrolleres skal være rene og tørre.
- Tænk over, hvilke overflader der skal kontrolleres.
- Egnede overflader er fex Arbejdsbænk, skæremaskine, skærebræt, kniv etc.



### KLARGØR UDS TYRET

- Tag den røde låg af og tag pladen ud af beskyttelsesrøret uden at røre agaroverfladen (geléoverflade) med fingrene.

### TAG TESTEN

- Tryk forsigtigt pladen hen imod det objekt, der skalkontrolleres.
- Begge sider af pladen skal bruges til det samme objekt men på forskellige steder.



### MÆRK PRØVEN

- Mærk beskyttelsesrøret med en blækpen, for eksempel 1, 2, 3, 4, 5. OBS! Det røde låg behøver ikke sættes på igen, men tryk pladen fast, så den ikke kommer af.



### 5. UDFYLD ETIKETTEN OMHYGGELIGT

- Indsend prøverne med etiket/følgesedel eller AT-nummer. Skriv navnet på den kontrollerede overflade som prøvemærkning.

### 6. PAKKE OG INDSSEND

- Læg rørene i en plasticpose som mærkes med ovennævnte etiket og send dem til laboratoriet samme dag som de bliver taget. Det er muligt at sende rørene i en køletaske såvel som i en polstret kuvert. Rørene må dog aldrig sendes frosne.

SGS		254512 - 5698		3/4	
Etiket:					
Staktdatum:					
Prøvetagere:					
Batchnummer:					
Antal prøver:					
Tryk/Øris:					
KLS:	1 etiket/batch (max 100 prøver) 10254512569801 0000 <0087>				
					254512 - 5698 1/1