

PRØVETAGNINGSSINSTRUKTION

Sådan foretages en rengøringskontrol med vatpind

1. IDENTIFICER

Identificer det sted hvor prøven skal udtages.

2. ÅBEN PAKKEN

Åben pakken og fjern beskyttelsesrøret.

3. FJERN PINDEN

Fjern vatpinden fra pakken uden at den berører en anden overflade end den der skal testes.

4. ÅBEN RØRET

Hold beskyttelsesrøret lodret og åben ved at fjerne hættten.

5. DYP PINDEN

Skub beskyttelsesrøret indtil pinden bliver fugtig.

6. TAG PRØVER

Træk den fugtige vatpind over overfladen der skal testes. Brug vatpinden vandret, vertikalt og diagonalt og drej vatpinden så hele dens overflade kommer i kontakt med overfladen der testes.

7. AFSLUT

Afslut prøvetagningen ved at indsætte vatpinden tilbage i beskyttelsesrøret. Den sterile væske i beskyttelsesrøret skal beholdes. Indsæt vatpinden indtil beskyttelsesrøret er fuldstændigt forsegleet.

8. MÆRK PRØVEN

Skriv prøvetagningsinformation på vatpindens etiket.

9. BESTIL

Udfyld vores følgeseddel, etiket eller foretag en elektronisk ordre i @mis.

10. PAK OG SEND

Læg vatpindene i en plastikpose, og pak dem i en af vores tasker. Send dem til os samme dag, som prøverne bliver taget.

OBS! Opbevaring: 4 - 8 ° C

